



## CytoFAST Elite - die Zytostatika Sicherheitswerkbank

FASTER

Die **CytoFAST Elite** ist eine Zytostatika Sicherheitswerkbank der Klasse II und wurde sowohl zum **Schutz des zu behandelnden Materials** vor Verunreinigungen als auch zum **Schutz des Personals und der Umgebung** vor toxischen Substanzen und anderen schädlichen Agenzien konzipiert und entwickelt.

Die CytoFAST Elite Zytostatika Sicherheitswerkbanken entsprechen den Anforderungen **der EN12469:2000 und DIN 12980:2017**.

### Funktionsprinzip

70% rezirkulierend über den Haupt-HEPA Filter H14

30% über den Abluft-HEPA Filter H14

HEPA H14 Abluftfilter

HEPA H14 Umluftfilter

HEPA H14 Vorfilter mit Easy Change Filterwechselsystem

Serienmäßige Ausstattung

- Motorisierte und komplett aufklappbare Frontscheibe zur optimalen Reinigung
  - 1x Vakuumbahn
  - 1x Gashahn mit Sicherheitsmagnetventil zur automatischen Abschaltung
  - 1 oder 2 Steckdosen je nach Größe

### Merkmale

- Energieverbrauch <351 W
- Niedriger Geräuschpegel <53 dB(A)
- Niedrige CO<sub>2</sub>-Emission
- Aufklappbare motorisierte Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Edelstahl Nutzraum
- Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
- Multifunktionsdisplay mit PLC Steuerung
- Ergonomisches Design

### Werkbankzubehör

### Elektrische Steckdosen und Medienanschlüsse



- Elektrische Steckdosen, Europa / Weltweit
- Medienanschlüsse (Luft, Gas, Vakuum, etc.)
- Europa / Weltweit Modell DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537

### **Ergonomische Fußstütze**

- Schräg geneigt, unterstützt eine gute Körperhaltung
- Einstellbare Höhe
- Anti-Rutschbeschichtung, chemisch resistent

### **Ergonomischer Laborstuhl**

- Reinheitsklasse 100
- Alkoholresistentes PVC Material
- Justierbare Höhe 395-490 mm

### **Keimtötende UV Lampe**

- Gesteuert durch einen automatischen UV-Timer über das mikroprozessorgesteuerte Bedienfeld
- Strahlung von 253.7 Nanometer ermöglicht eine hocheffiziente

Dekontamination

- Außerhalb der Sichtlinie des Benutzers montiert, für eine gute und sichere Bestrahlung der inneren Oberflächen des Arbeitsbereichs

### **Achtung**

Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen für das Personal, wenn Sie UV-Lampen benutzen. Eine UV Lampe ist kein Ersatz für gute Reinigung und die effektive Lebensdauer ist auf ca. 12 Monate begrenzt, abhängig von der Gesamtzahl der Betriebsstunden.

Wechseln Sie die UV-Lampen alle 12 Monate aus!

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
F0A021100000	CytoFAST Elite 209 - Maße (BxHxT): extern 1045x2345x855 mm; intern 887x740x580 mm	1 Stück
F0A021400000	CytoFAST Elite 212 - Maße (BxHxT): extern 1350x2345x855 mm; intern 1192x740x580 mm	1 Stück
F0A021700000	CytoFAST Elite 215 - Maße (BxHxT): extern 1655x2345x855 mm; intern 1497x740x580 mm	1 Stück
F0A022000000	CytoFAST Elite 218 - Maße (BxHxT): extern 1960x2345x855 mm; intern 1802x740x580 mm	1 Stück



## Accessories

Code	Description	Packaging
FS0000000587	Touchscreen-Steuerung	1 Stück
FS0000000984	Touchscreen-Steuerung	1 Stück
FX0000204710	Manueller Gashahn	1 Stück
FX0002094020	Zusätzlicher Abluft-HEPA-Filter ohne Muffe	1 Stück
FX0002094030	Abluftkohlefilter ohne Muffe	1 Stück
FX0002094040	Abluftanschluss fest	1 Stück
FX0002094070	Abluftanschluss zugfrei	1 Stück
FX0002094210	Hängestange mit 6 Haken	1 Stück
FX0002124010	Abdichtungsset für die Absaugung während der Begasung	1 Stück
FX0002124020	Zusätzlicher Abluft-HEPA-Filter ohne Muffe	1 Stück
FX0002124030	Abluftkohlefilter ohne Muffe	1 Stück
FX0002124040	Abluftanschluss fest	1 Stück
FX0002124070	Abluftanschluss zugfrei	1 Stück
FX0002124200	Armauflagen	2 Stück
FX0002124210	Hängestange mit 6 Haken	1 Stück
FX0002124600	UV-Lampe	1 Stück
FX0002124800	Rückschlagventil	1 Stück
FX0002154020	Zusätzlicher Abluft-HEPA-Filter ohne Muffe	1 Stück



<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
FX0002154030	Abluftkohlefilter ohne Muffe	1 Stück
FX0002154040	Abluftanschluss fest	1 Stück
FX0002154070	Abluftanschluss zugfrei	1 Stück
FX0002154210	Hängestange mit 6 Haken	1 Stück
FX0002154600	UV-Lampe	1 Stück
FX0002184020	Zusätzlicher Abluft-HEPA-Filter ohne Muffe	1 Stück
FX0002184030	Abluftkohlefilter ohne Muffe	1 Stück
FX0002184040	Abluftanschluss fest	1 Stück
FX0002184070	Abluftanschluss zugfrei	1 Stück
FX0002184210	Hängestange mit 6 Haken	1 Stück
FX0011247100	Manueller Vakuumhahn	1 Stück
FX0011247200	Manueller Drucklufthahn	1 Stück
FX0011247300	Manueller Stickstoffhahn	1 Stück
FX0011247400	Manueller Wasserhahn	1 Stück
FX0021143400	Dichtungssatz für die Absaugung bei der Begasung	1 Stück
FX0021248200	Begasungsanschluss in Seitenscheibe links 1"	1 Stück
FX0021248300	Dekontaminationsaufsatz mit 1"-Camlock-Ausgang	1 Stück
FX0021257200	Potentialfreier Kontakt	1 Stück
FX0021443400	Bausatz für den Geräteumbau in eine Pulverwägestation mit fester Arbeitsfläche	1 Stück
FX0021444300	Hauptfilterschutz bei Verwendung einer perforierten Arbeitsfläche CytoFAST Elite 212	1 Stück



Code	Description	Packaging
FX0021454000	Zusätzliche Steckdose DE/IT	1 Stück
FX0021455200	Zusatzsteckdose für Daten (RS232)	1 Stück
FX0021455300	Zusätzliche Datensteckdose (RJ45)	1 Stück
FX00214A4120	Austausch der HEPA Filter unter der Arbeitsfläche und Verwendung von Aktivkohlefilter CytoFAST Elite 212	1 Stück
FX0021743400	Bausatz für den Geräteumbau in eine Pulverwägestation mit perforierter Oberfläche	1 Stück
FX00217A4120	Austausch der HEPA Filter unter der Arbeitsfläche und Verwendung von Aktivkohlefilter CytoFAST Elite 215, factory fitted	1 Stück
FX00220A4120	Austausch der HEPA Filter unter der Arbeitsfläche und Verwendung von Aktivkohlefilter CytoFAST Elite 218, factory fitted.	1 pezzo
FXA021247000	Gashahn mit Elektroventil	1 Stück



**CARLO ERBA Reagents GmbH**  
Denzlinger Str. 27  
79312 Emmendingen  
Tel. +49 7641 468819-0  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

